


クリオスタットHM525NX

ハイプロファイルの替刃仕様にする方法


1. ブレードホルダーから トップパーツを取り外す。



2. 左の赤い丸部分の棒を中に押し込み、黄色い棒が下側になるように移動するとレバーが引き抜けます。

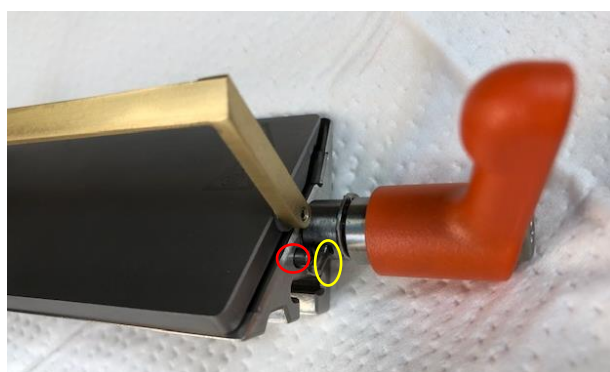

3. レバーを引き抜くと 前のプレートと後ろのパーツと分解できます。
後ろのパーツに乗っかっている Distance Strip(赤丸)を取り外してください。

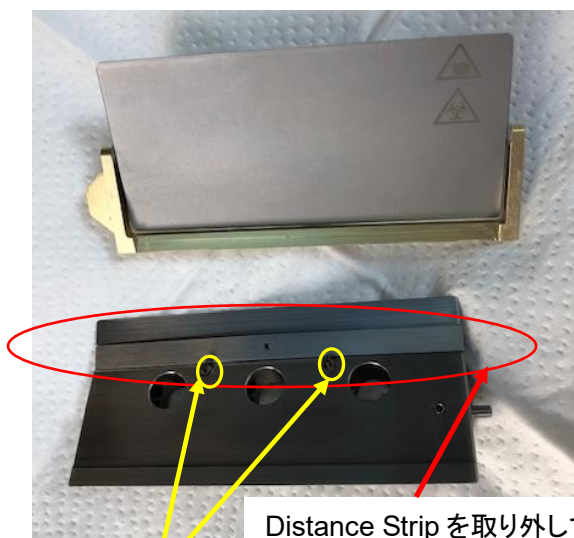

Distance Strip を取り外してください。

※2つ小さいスプリング(バネ)がついています。
紛失しないように気を付けてください。



※Distance Strip を紛失しないように
気を付けてください。
ロープロファイルの替刃を使用する
ときに必要になります

4. 組み立て直し、レバーを元の位置に戻してください。



5. ブレードホルダーにトップパーツに戻してください。

※ ロープロファイルの替刃を使用する場合は、上記手順で Distance Strip を元の位置に戻してください。